



Com pot el personal tècnic de laboratorio
allargar la vida mitjana d'un

Fotòmetres | espectrofotòmetres

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Mantingueu la pols i les deixalles lliures, la carcassa i la zona del compartiment de la galleda. Utilitzant draps suaus i sense partícules amb productes neutres.

Comproveu les galledes i l'òptica, evitant rascades o residus de reactius. Es recomana paper o hisops sense pelusa adequats.

Comproveu la font de llum, controlant-ne la intensitat i l'estabilitat. En cas de fluctuacions o escalfament excessiu, es recomana un canvi.

Realitzar controls periòdics amb estàndards, comprovant la linealitat i la precisió de l'equip.

Cobrir l'equip amb una caixa quan no s'utilitza i registrar tot el manteniment i calibracions.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.