



Com pot el personal tècnic de laboratorio allargar la vida mitjana d'un Luminòmetres | metres ATP

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Comproveu que l'equip està connectat a una font elèctrica estable. Les fluctuacions poden alterar les lectures o fins i tot danyar els components òptics.

Netegeu periòdicament les càmeres i la superfície òptica, utilitzant draps suaus i sense pelusa i un 70% d'etanol.

Controlar la temperatura i la humitat del medi ambient, generalment recomanada (20-25°C i <60% RH).

Realitzar mesures amb estàndards de referència, comprovant la linealitat i la reproductibilitat.

Programar una revisió tècnica anual, inclosa la neteja, la verificació de calibratge i l'actualització del microprogramari (si cal).

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.