

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de un Luminómetros | medidores de ATP

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Verificar que el equipo está conectado a una fuente eléctrica estable. Las fluctuaciones pueden alterar las lecturas o incluso dañar los componentes ópticos.

Limpiar periódicamente las cámaras y la superficie óptica, usando paños sin pelusa, suaves y etanol al 70%.

Controlar la temperatura y la humedad del entorno. Generalmente se recomienda (20-25° C y <60% HR).

Realizar mediciones con patrones de referencia, comprobando la linealidad y reproducibilidad.

Programar una revisión técnica anual que incluya limpieza, verificación de la calibración y actualización del firmware (si fuera necesario).

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.